

5

CONSEJOS PARA CUIDAR SUS PESOS DE CALIBRACIÓN

1 SUPERVISAR EL TEMPERATURA

Si la temperatura difiere entre los pesos y la balanza, espere a calibrar hasta que las pesas se ajusten a la misma temperatura que la balanza.

2 TRATAR CON CUIDADO

Maneje los pesos con guantes o pinzas para ayudar a proteger la superficie de huellas dactilares, suciedad o pelusas.

3 MANTÉNLO LIMPIO

Si hay polvo o huellas dactilares en el peso, use un cepillo suave para eliminarlas antes de comenzar el proceso de calibración.

4 MANTENGA EN CASO APROPIADO

Siempre mantenga los pesos en un caso protector. Incluso pequeñas partículas de polvo en los pesos pueden afectar los resultados de calibración en balanzas altamente sensibles.

5 CERTIFICAR PARA TRAZABILIDAD

Si sus aplicaciones de laboratorio requieren trazabilidad, los pesos de calibración se pueden enviar a una instalación externa para que se certifiquen ante un conjunto maestro de pesos.



OHUS ADAM[®]

www.adamequipment.com